

7. Свидетельство о приемке.

Столики лабораторные подкатные: СИЛ.01.00, СИЛ.01.01

Соответствует ТУ-9452-001-68690950-2011

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru

www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий "КДЛ"

	Наименование	Арт.
	Столик лабораторный подкатной, СИЛ.01.00, 850x450x600	СИЛ.01.00
V	Столик лабораторный подкатной, СИЛ.01.00, 850x450x600	СИЛ.01.01

ТУ-9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Столик предназначен для организации рабочего места в медицинских лабораториях.

1.2. Столик изготовлен из алюминиевого профиля, а так же пластиковых панелей (СИЛ.01.01), полка/полки изготовлены из стекла. Столик устанавливается на колеса.

2. Основные технические характеристики.

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		высота	ширина	длина	
СИЛ.01.00	3 полки стекло	850	450	600	13
СИЛ.01.01	ящик, полка стекло	850	450	600	15

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Стол в сборе (ручка установлена с обратной стороны фасада)	1
3.2	Паспорт	1
3.3	Упаковка	1

Внимание! Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты столика.

4.2. С помощью крестовой отвертки установить ручку на лицевую сторону фасада (только для СИЛ.01.01)

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделия соблюдайте максимально допустимую равномерно распределенную нагрузку:

- На полку ЛДСП не более 5 кг;
- На полку стекло не более 2 кг;
- На ящик не более 5 кг

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

5.8. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.